

Ultramikrotome (PowerTomes, RMC)

Ultramicrotomes (PowerTomes, RMC)



Kryokammer (LN Ultra, RMC)

Cryo Chamber (LN Ultra, RMC)



Array Tomographie (ATUMtome, RMC)

Array Tomography (ATUMTOME, RMC)



RMC Boeckeler PowerTome Serie

RMC Boeckeler PowerTome series

Die RMC PowerTome Serie ist ein stabiles und robustes Ultramikrotom für biologische, materialwissenschaftliche und klinische Anwendungen. Das PowerTome bildet auch die Basis für das ATUMtome, ein Schnittsammelsystem für großvolumige 3D-Rekonstruktionen. Daher sind die Komponenten für hohe Arbeitsbelastung und Langzeitstabilität ausgelegt. Das PowerTome ist in verschiedenen aufrüstbaren Modellen erhältlich.

The RMC PowerTome series is a highly stable and robust ultramicrotome for biological, material science and clinical applications. The PowerTome is also the basis for the ATUMtome, a section collection system for large volume 3D reconstructions. Therefore, the components are built and tested for high work load and long-term stability. The PowerTome is available in various upgradeable models.

PT XL für Routinearbeiten

PT XL for routine work

Das PT XL ist das Basismodell mit taktile Kontroll-einheit zur Steuerung des Ultramikrotoms und ist ideal für Routinearbeiten geeignet. Dieses Modell kann auf alle Versionen aufgerüstet werden, einschließlich des LN Ultra-Kryosystems für Tieftemperatur und das ATUMtome für die automatisierte Aufnahme von Serienschritten.

The PT XL is the basic model with tactile control unit for the ultramicrotome operation and is eminently suitable for routine work. This model is upgradeable to all versions including the LN Ultra attachment for cryosectioning and the ATUMtome for automated serial section collection.



Alle PowerTomes arbeiten mit Glasmessern bis zu einer Breite von 12mm, dreieckigen Hartmetallmessern und Diamantmessern jedes Herstellers.

All Powertomes are capable of accommodating glass knives up to 12mm wide, triangular tungsten carbide knives and diamond knives of any commercial brand.

► Power Drive

Motorgestützter Schneidehub, für eine homogene Schneidebewegung ohne Vibration auch bei großen, harten und inhomogenen Proben.

► Power Drive

Motorized cutting stroke, supports a homogeneous sectioning without vibrations even for large, hard and inhomogeneous specimen blocks.

► Integrierte Handauflagen

Ablegen des Handballens bei feinen Arbeiten, wie der Manipulation von Ultradünnschnitten, für ein ergonomisches Arbeitsumfeld (abnehmbar).

► Intergrated Handrest

For resting the hands, e.g. during manipulation of ultra-thin sections supporting an ergonomic work environment (removable).

ULTRAMIKROTOME

► **Schnittgeschwindigkeit**

Von 0,1 bis 100 mm/s kontinuierlich einstellbar in Schritten von 0,1 mm/s über den gesamten Geschwindigkeitsbereich.

► **Scan and Tilt Funktion**

Betrachten des gesamten Bereichs der Messerkante auch bei großen Vergrößerungen, ohne Bewegung des Binokulars durch Drehknopf am Mikroskop.

► **Cutting Speed**

0.1 to 100mm/s cutting speed adjustable in 0.1mm/s steps throughout whole speed range.

► **Scan and Tilt**

A small knob on the microscope turret enabling to scan the knife edge area without turning the entire microscope even at high magnifications.

Bestellinformationen / Order Info

Artikelnummer / Product Code	Bezeichnung / Description
R75498	RMC Ultramikrotom PowerTome XL RMC Ultramikrotome PowerTome XL

PT PC mit HD-Videopaket und Livebild für Einweisung und Dokumentation

PT PC with HD video package and view for training and documentation

Das PT PC verfügt über alle Funktionen des PT XL und ist zudem mit einem PC mit Steuerungssoftware und einer Kamera für die Livebilderfassung, Video- und Einzelaufnahme ausgestattet. Die PC-Steuerung ermöglicht die Dokumentation und Archivierung der vom Benutzer gewählten Schnittparameter und Protokolle. Der Online-Support bietet zudem die Möglichkeit der schnellen Kontaktaufnahme mit Produktspezialisten zur Unterstützung bei der Fehlersuche.

The PT PC has all the features of the PT XL and is further equipped with PC control and camera for live image acquisition and a video and snapshot function. The PC control enables documentation and archiving of user settings and protocols. The online support using internet capabilities is included, for a direct link to specialists to assist troubleshooting.



Über das HD-Videopaket wird der Schneidevorgang in Echtzeit in der Mitte des PC-Monitors dargestellt. Das integrierte Bilderfassungssystem ermöglicht die Aufnahme von Videos oder Standbildern für den Datenaus-

The high definition video package to monitor the sectioning process in real-time is displayed at the center of the PC monitor. An image capture system allows videos or still photographs to be taken at any time for data sharing in



ULTRAMIKROTOME

tausch im Labor, für Kollaborationen sowie für Veröffentlichungen oder die Archivierung.

the lab or for collaboration as well as for publications or archiving.

Das Ultramikrotom kann entweder mit einem Touchscreen-Monitor oder der digitalen taktilen Kontrolleinheit gesteuert werden.

The ultramicrotome can be controlled with the touch screen monitor the digital tactile controller or with both.

► **Duale Bedienung**

Über Touchscreen-PC und taktile Kontrolleinheit.

► **Dual Drive**

Touch screen PC and digital tactile controller.

► **Digitale Bildanzeige**

Darstellung des Schneidevorgangs im Zentrum der PC Bildschirms in Echtzeit. Essentiell für Anwenderschulungen und Demonstrationen. Mit Aufnahmefunktion von Videos und Einzelbildern zu Dokumentationszwecken.

► **Video Monitoring**

The center of the touch screen displays the sectioning process in real time. Essential for user trainings and demonstrations. With recording function for acquisition of video and snap shots for documentation.

► **VisuTrac**

Definieren und Anpassen des Schneidefensters in der PC Software per Mausclick auch während der Schneidbewegung.

► **VisuTrac**

Define and adjust cutting window during sectioning with a single mouse click.

► **Digitale Messwerkzeuge**

Definieren und Speichern von Proben- und Blockabmessungen.

► **Digital Measuring Tool**

Define and store sample and block dimensions.

► **Trimmfunktion**

Automatisches Trimmen des Probenblocks mit definierter Tiefe (max. 200µm).

► **Trimming Function**

Automated trimming into the sample block with defined depth (max. 200µm).

► **Integrierter Reportgenerator**

Direktes Übertragen der aufgenommen Schneidedaten über die Netzwerkkumgebung, kein tragbarer Datenspeicher (z. B. USB-Stick) notwendig.

► **Integrated Report Generator**

Direct read-out on PC to user storage via ethernet, without the need of portable data storage (e.g. USB stick).

► **Online-Fehlerdiagnose**

Skype-Zugriff auf RMC-Servicetechniker.

► **Online Trouble Shooting**

Skype access to RMC Service engineers.

Bestellinformationen / Order Info

Artikelnummer / Product Code	Bezeichnung / Description
R75841Z	RMC Ultramikrotom PowerTome PC mit Videopaket und Livebild für Einweisung und Dokumentation <i>RMC Ultramikrotome PowerTome PC With HD video package and live view for training and documentation</i>


PT 3D - Das erste Ultramikrotom mit 1mm Probenvorschub

PT 3D - first 1mm advance ultramicrotome

NEW

Über Jahrzehnte war ein Probenvorschub von 200µm der Standard in der Ultramikrotomie. Mit dem neu konzipierten Schneidemechanismus setzt das PT 3D einen neuen Standard und ist das erste Ultramikrotom mit dem es möglich ist, ohne Zurücksetzen des Vorschubmechanismus ultradünn bis zu einem Millimeter in eine Probe zu schneiden.

For decades, a specimen advance of max. 200µm was the standard in ultramicrotomy. With the newly designed cutting mechanism, the PT 3D sets a new standard and is the first ultramicrotome with the ability to cut ultrathin sections up to one millimeter into a sample without resetting the advance mechanism.

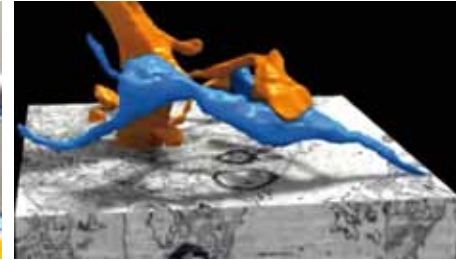

Der einzigartige 1mm Probenvorschub ist nicht nur vorteilhaft für Ultramikrotomie-Anwendungen zur 3D-Rekonstruktion von Materialien, Geweben, Zellen oder deren Bestandteile mittels Array-Tomographie und sondern auch für solche, bei denen tief und mit höchster Präzision in eine Probe getrimmt werden muss, wie z. B. bei der Vorbereitung von Proben zum Kryoschneiden.

The unique 1mm specimen advance is not only beneficial for ultramicrotomy applications such as 3D reconstruction of materials, tissues, cells or cellular structures using array tomography, but also for those involving frequent trimming with the highest precision, like for the sample preparation for cryosectioning.

Wie das PT PC verfügt auch das PT 3D über ein HD-Videopaket zur Live-Darstellung und Steuerung des Schneidvorgang am PC Monitor. Die PC Software beinhaltet zudem alle Funktionen, wie z.B. die Bildaufnahme und die digitalen Messwerkzeuge.

Identical to the PT PC the PT 3D has a high definition video package to display and control the section process in real-time on the computer monitor. The PC software further includes all other functions, e.g. the image capture system, the digital measurement tools and more.

► Reduziertes Handling

Die Notwendigkeit, das Messer an die Probe anzunähern, nach dem Zurücksetzen des Probenvorschubs, ist bei großen Proben 5 mal geringer.

► Reduced Handling

The rate of interfering with knife and sample because of resetting the advance is reduced by five times.

► Jeder Schnitt ist heilig

Für die 3D-Rekonstruktion ist es entscheidend, die Anzahl an verlorenen Schnitten auf ein Minimum zu senken. Das größte Risiko einen Schnitt zu verlieren, ist beim Wiederannähern an die Messerkante.

► Every section is sacred

For 3D reconstruction, it is crucial to reduce the number of lost sections to a minimum. The main risk of losing a section is the re-approach to the knife edge.

► Weniger Messerschäden

Die häufigste Ursache eines Schadens am Diamantmesser ist das Annähern von Messer und Probe.

► Less Knife Damage

Most damage to a diamond knife occurs during approach of knife and sample.

Bestellinformationen / Order Info

Artikelnummer / Product Code	Bezeichnung / Description
R75850	RMC Ultramikrotom PowerTome 3D <i>RMC Ultramicrotome PowerTome 3D</i>

Vergleichstabelle - PowerTome Ultramikrotome

Comparative Table PowerTomes

Feature	PT XL (#R75498)	PT PC (#R75841Z)	PT 3D (#R75850)
Kontroller <i>Controller</i>	Nur taktil <i>Tactile only</i>	PC und taktil <i>Computer and tactile</i>	PC und taktil <i>Computer and tactile</i>
Computer	Nein <i>No</i>	Ja, mit 21" Touchscreen <i>Yes with 21" touch screen</i>	Ja, mit 21" Touchscreen <i>Yes with 21" touch screen</i>
Schnittzähler <i>Section Counter</i>	Kontroller <i>On Controller</i>	Kontroller & Monitor <i>Controller & Monitor</i>	Kontroller & Monitor <i>Controller & Monitor</i>
Gesamt-Vorschubzähler <i>Advance totalizer</i>	Kontroller <i>On Controller</i>	Kontroller & Monitor <i>Controller & Monitor</i>	Kontroller & Monitor <i>Controller & Monitor</i>
Gesamtvorschub <i>Total Advance</i>	200µm	200µm	1000µm (1 Mio. nm)
Wählbare Schnittdicke <i>Section Thickness</i>	5 - 9.999nm	5 - 15.000nm	5 - 15.000nm
Schneidegeschwindigk. <i>Cutting Speed</i>	0.1 - 99.9mm/sec	0.1 - 99.9mm/sec	0.1 - 99.9mm/sec
Speicherkanäle <i>Memory Channels</i>	4	unbegrenzt <i>unlimited</i>	unbegrenzt <i>unlimited</i>
Stereomikroskop <i>Stereomicroscope</i>	Zeiss Stemi 508 bino.	Zeiss Stemi 508 doc. trino	Zeiss Stemi 508 doc trino.
Kamera <i>Camera</i>	Nein <i>No</i>	Ja <i>Yes</i>	Ja <i>Yes</i>
Videoanzeige <i>Video Display</i>	Nein <i>No</i>	Ja <i>Yes</i>	Ja <i>Yes</i>
Reportgenerator <i>Report Generator</i>	Nein <i>No</i>	Ja, mit Aufzeichnung <i>Yes - with database</i>	Ja, mit Aufzeichnung <i>Yes - with database</i>
Diagnose & Setup <i>Diagnostic & Setup</i>	Nur Diagnose <i>Diagnostics only</i>	Beides auf PC <i>Both on computer</i>	Beides auf PC <i>Both on computer</i>
Hilfemenü <i>Help Menu</i>	Nein <i>No</i>	Ja, auf PC <i>Yes - on computer</i>	Ja, auf PC <i>Yes - on computer</i>
Skype Tech-Support <i>Skype Tech Support</i>	Nein <i>No</i>	Ja, auf PC <i>Yes - on computer</i>	Ja, auf PC <i>Yes - on computer</i>
Anzeige des Schneidefensters <i>Cutting Window</i>	LED Anzeige <i>LED Indicators</i>	LED und Visutrac™ Anzeige <i>LED and Visutrac™ Display</i>	LED und Visutrac™ Anzeige <i>LED and Visutrac™ Display</i>
Einstellung des Schneidefensters <i>Cutting Window Settings</i>	Kontroller <i>Control Buttons</i>	Kontroller & Touchscreen <i>Buttons & touch screen</i>	Kontroller & Touchscreen <i>Buttons & touch screen</i>
Fußpedal <i>Foot Switch</i>	Ja - dual <i>Yes - dual</i>	Ja - dual, Schneiden und Trimmen <i>Yes - dual, cut and trim</i>	Ja - dual, Schneiden und Trimmen <i>Yes - dual, cut and trim</i>

Zubehör PowerTomes

Accessories PowerTomes


► **RMC Probenhalter**

Gefertigt aus robustem Edelstahl mit seitlicher Öffnung zur Hintergrundbeleuchtung der Probe im Block. Beleuchtung auch verwendbar zum Vortrimmen am Trimmblock. Mit Durchmesser von 10mm, kompatibel mit Ultramikrotomen gängiger Hersteller.

► **RMC Specimen Holders**

Made of sturdy stainless steel with side entry for backlighting the sample in the block. Backlighting also possible for pre-trimming with the trimming block. With diameter of 10 mm, compatible with ultramicrotomes of common manufacturers.

R75368 (1)	Universalprobenhalter für diverse Blockformen mit Breite bis 8mm <i>Universal specimen holder for various block shapes with widths up to 8mm</i>
R75413 (2)	Flachprobenhalter für Probenblöcke mit Breite bis 7mm <i>Flat specimen holder for block widths up to 7mm</i>
R75413S (3)	Rundprobenhalter für Probenblöcke mit Durchmesser bis 8mm <i>Round specimen holder for block diameter of up to 8mm</i>
R75767 (4)	Flachprobenhalter für Probenblöcke mit Breite bis 5,7mm <i>Flat specimen holder for block widths up to 5.7mm</i>

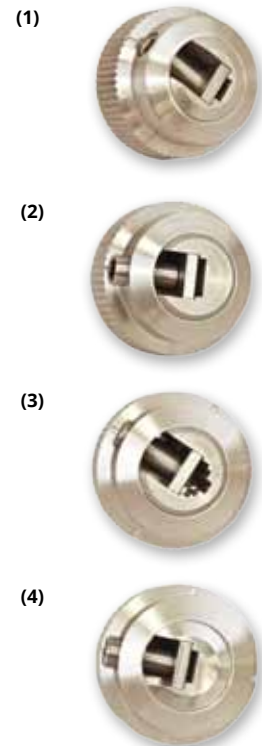

► **DiATOME ultra 45°, 3mm**

Standardmesser für Routinearbeiten. Hohe Messerstabilität bei größerer Kompression durch 45° Winkel.

► **DiATOME ultra 45°, 3mm**

Standard knife for routine work. High knife stability with higher compression due to 45° angle.

DU4530	DiATOME ultra 45° 3,0mm <i>DiATOME ultra 45° 3.0mm</i>
--------	---



► **DiATOME ultra 35°, 3mm**

Graziles Messer für dünnere Schnitte und -serien. Geringere Kompression durch fragilerer Schneide.

► **DiATOME ultra 35°, 3mm**

Delicate knife for thinner sections and series. Smaller compression with more fragile cutting edge.

DU4530	DiATOME ultra 45° 3,0mm <i>DiATOME ultra 45° 3.0mm</i>
--------	---



► **Antivibrationstisch von TMC**

Kompakte Bauweise und optimierte Sitzergonomie, Druckluftanschluss erforderlich.

► **Vibration Isolation table by TMC**

Compact design and optimized ergonomics, compressed air connection required.

TM63-7512SUM	TMC CleanBench 750 x 1200mm inkl. Aufnahmeschienen und 2 Ablagen <i>TMC CleanBench 750 x 1200mm incl. mounting rails and 2 shelves</i>
--------------	---



LN Ultra - Kryokammer für höchste Temperaturstabilität

LN Ultra - Cryo chamber for highest temperature stability

Der mit Flüssigstickstoff gekühlte LNUltra Kryo-Aufsatz für PowerTome Ultramikrotome eignet sich auf Grund höchster Temperaturstabilität zum Tieftemperaturschneiden komplexer Proben.

Durch die Verwendung ausgewählter Materialien schafft die LNUltra eine stabile Umgebung für Temperaturen bis zu -180°C und eignet sich daher sowohl zum Schneiden und Polieren von Materialien, wie Kautschuk oder Polymere, als auch für anspruchsvolle biologische Gewebe zur Bearbeitung nach Tokuyasu oder für CEMOVIS (Cryo Electron Microscopy of Vitreous Sections).

Sectioning of both biological and industrial materials at cryogenic temperatures can be achieved with the LNUltra a liquid nitrogen-cooled cryo attachment for the PowerTome.

Capable of holding temperatures down to -180°C , the stable environment of the LNUltra is perfect for sectioning and planing a variety of samples including rubber and soft polymers, as well as biological tissues and cells, e.g., for immunolabelling using the Tokuyasu technique or CEMOVIS (Cryo Electron Microscopy of Vitreous Sections).



Die effiziente Nutzung des Flüssigstickstoffs (LN2) sorgt für eine stabile Schneideumgebung von bis zu 6 Stunden bei gleichzeitiger Senkung der Verbrauchskosten.

Due to the low Liquid Nitrogen (LN2) consumption, a small 12-liter table-top Dewar is sufficient to provide a stable sectioning environment for around 6 hours, while saving LN2 costs.

In Kombination mit dem PowerTome 3D können aufwendig zu trimmende Proben ohne Zurücksetzen des Probenvorschubs und erneutes Ausrichten geschnitten werden.

In combination with the PowerTome 3D, sample trimming and cutting can be achieved without resetting the specimen advance and without the need for realigning sample and knife.

► Geringer LN2-Verbrauch

Ca. 2L/h unter Verwendung eines platzsparenden 12-Liter-Tisch-Dewar.

► Low LN2 Consumption

Approx. 2L/h with use of a space-saving 12L tabletop dewar.

► Hohe Temperaturstabilität

Im Bereich von $+20^{\circ}\text{C}$ bis -180°C durch Verarbeitung ausgewählter Materialien.

► High Temperature Stability

From $+20^{\circ}\text{C}$ to -180°C due to use of exclusive materials.

► Einfrieren der Probe in der Kammer

Vorrichtung in der Kammer zum einfachen Einfrieren der Probe oder Befestigen am Pin.

► In-Chamber Specimen Freezing

Open space in the chamber for easy freezing or mounting the specimen on the pin.

► **Einfacher Kammerzugang**

Reduzierte Kammertiefe für erleichterte Handhabung und Manipulation der Proben.

► **Easy Chamber Access**

Reduced depth of chamber facilitates sample handling and manipulation.

► **Workstation**

Ablage von Werkzeugen und Händen für Arbeiten in der Kammer ohne unangenehme Kälte.

► **Workstation**

Lay up tools and hands for working at the chamber without becoming cold.

Bestellinformationen / Order Info


Artikelnummer / Product Code	Bezeichnung / Description
R74350-LN	RMC LN Ultra Kryokammer <i>RMC LN Ultra Cryo Chamber</i>

Zubehör LN Ultra
Accessories LN Ultra

► **Kryoprobenhalter und Pins**

► **Cryo Sample Holders and Pins**

R71292 (1)	Flachprobenhalter für Proben bis 4 x 8 x 6mm. Ungezahnt, für Folien & Filme <i>Flat sample holder, max. sample size 4 x 8 x 6mm. Non-toothed, for films and foils</i>
R74262 (2)	Flachprobenklemme für Proben bis 4 x 5 x 6mm. Gezahnt, für Pellets <i>Clamp sample clamp, max. sample size 4 x 8 x 6mm. Toothed, for pellets</i>
R79070 (3)	AFM-Probenhalter, magnetisch für 8-10mm AFM-Scheiben <i>AFM sample holder, magnetic for 8-10mm AFM discs</i>
R74189 (4)	TEM-Grid-Halterung für Transfer in Kryogridboxen <i>Grid Holding Device for transfer to cryo grid boxes</i>
R71092 / R71091 (5)	Stiftprobenhalter 2 mm / 3mm <i>RMC Pin holder 2mm / 3mm</i>
R70861 / R70862 (6)	Probenstifte 2mm / 3mm <i>RMC Spicemen Pins 2mm / 3mm</i>

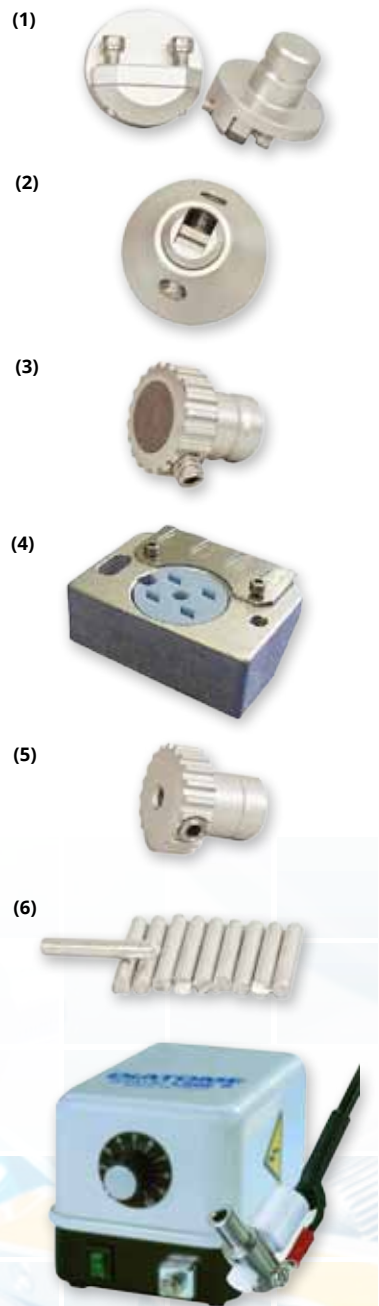

► **DiATOME Static Line II Ionizer**

► **DiATOME Static Line II Ionizer**

Reduzierung elektrostatischer Aufladung von Proben

Reduced electrostatic charging of specimens

DZ1-230V

DiATOME Static Line II Ionizer
DiATOME Static Line II Ionizer

>> **weiteres Zubehör**
>> *more Accessories*

KRYOKAMMER FÜR ULTRAMIKROTOME / ULTRAMIKROTOME

► **DiATOME cryo immuno 35°, 3mm für Tokuyasu**

Spezielle Anfertigung für eine Probenverarbeitung mit der Tokuyasu-Technik

DCIMM3530

► **DiATOME cryo immuno 35°, 3mm for Tokuyasu**

Specially manufactured for sample preparation using the Tokuyasu technique

DiATOME cryo immuno 35° 3,0mm, für Tokuyasu

DiATOME cryo immuno 35° 3,0mm, for Tokuyasu



► **DiATOME cryo trocken 35°, 3mm**

Zum Trockenschneiden von Materialproben, wie Polymere und Folien

DCO3530

► **DiATOME cryo dry 35°, 3mm**

for dry sectioning of material samples, e.g. polymers and films

DiATOME cryo trocken, 35°, 3,0mm

DiATOME cryo dry 35°, 3,0mm



Allgemeines Ultramikrotomie-Zubehör

Accessories for ultramicrotomy

► **DiATOME Diamantmesser**

DTB45

► **DiATOME Diamond Knives**

DiATOME trim 45°, zum präzisen Trimmen von Proben bei Raum- und Tieftemperatur

Diatome trim 45°, for precise trimming of sample blocks at room and cryo temperatures



► **Rasierklingen**

Grobes Vortrimmen von Probenblöcken. **Achtung: Nur gereinigte Klingen verwenden**

E71952-01

► **Blades**

*Rough pre-trimming of sample blocks. **Caution: Only use cleaned blades***


Einseitige Reinraum-Rasierklingen, chirurgischer Edelstahl

Single Edged Razor Blades for Clean Rooms, Surgical Stainless Steel

E72002-01

Doppelseitige Rasierklingen, Feather®, Carbonstahl

Double Edged Razor Blades, Feather®, Carbon Steel

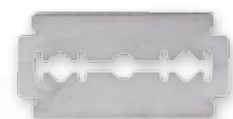

► **Werkzeuge**

E72700-D

► **Tools**

Dumont Style 5, gerade Pinzette zum Grid und Probenhandling

Dumont Style 5, straight Tweezer for handling of TEM-Grids and samples

E72800-D

Dumont Style 7 gebogen Pinzette zum Grid und Probenhandling

Dumont Style 7 curved Tweezer for handling of TEM-Grids and samples



E72708-D	Dumont Style 5 mit 15° gewinkelter Spitze zur einfachen Gridaufnahme <i>Dumont Style 5 Tweezer with 15° angled tip to facilitate grid pick-up</i>
E71182	Eyelash manipulator <i>Eyelash manipulator. Manipulation of sections, free knife edge from debris</i>
D70944	Perfect Loop für EM, Aufnahme und Handling von Dünnschnitten und TEM-Grids (RT und kryo) <i>Perfect loop for EM. Pick-up and handle sections and TEM-grids</i>



► **Aufbewahrung**

► **Storage**

G71137	Aufbewahrungsbox SB100BN für 100 TEM Grids, nummeriert <i>Storage Box SB100BN for 100 TEM Grids, numbered</i>
--------	--

► **Chemikalien**

► **Chemicals**

E22409	Uranyless, uranfreie Lösung zum Nachkontrastieren von Schnitten <i>Uranyless, uranium-free post-staining solution for ultra-thin sections</i>
E22400	Uranylacetat zum Nachkontrastieren und Nachfixieren von Schnitten <i>Uranylacetat for post staining and fixation of sections</i>
E22410	Bleicitrat, gebrauchsfertige 3%-ige Lösung zur Kontrastverstärkung <i>Lead Citrate, 3% ready-to-use solution for contrast enhancement</i>



Noch Fragen?

Sollten Sie noch Fragen zu einem Produkt oder zu einem Thema rund um die Mikrotomie haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Auch besteht jederzeit die Möglichkeit einer Produkt-Demo bei Ihnen vor Ort, begleitet durch unser geschultes Personal.

Tech@ScienceServices.de

Any further Questions?

If you have any further questions regarding a product or the field of microtomy, please do not hesitate to contact us. We also offer on-site demonstrations.

Tech@ScienceServices.de



Ihr Partner für
Mikroskopie und
Laborbedarf

Science Services GmbH

Unterhachinger Str. 75
81737 München, Deutschland
T +49 (0)89 18 93 668 0
F +49 (0)89 18 93 668 29
Info@ScienceServices.de
www.ScienceServices.de